

食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定

1. 背景介绍

上海通微分析技术有限公司根据国家标准相关内容对糖类的检测要求,按照食品安全国家标准 GB 22255-2014 要求,建立了高效液相色谱-蒸发光散射检测 (HPLC-ELSD) 法测定食品中三氯蔗糖 (蔗糖素) 的分析方法,该法适用于食品中三氯蔗糖的测定。

2. 测试条件

仪器: EasySep®-1020 液相色谱仪(配自动进样器、柱温箱),通微蒸发光散射检测器(ELSD)



色谱柱: C18 (150mm×4.6mm, 5μm)

流动相: 水: 乙腈=89: 11; 流速: 1.0mL/min;

载气流量: 2.5L/min; 漂移管温度: 75°C

3. 测试结果

1) 色谱图

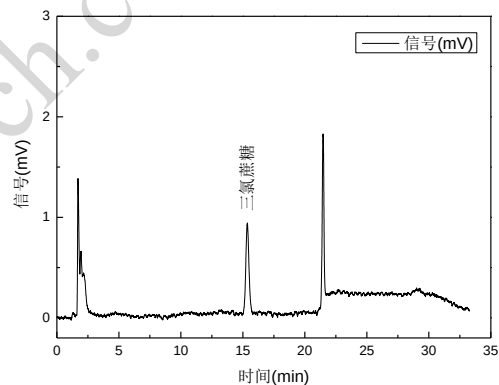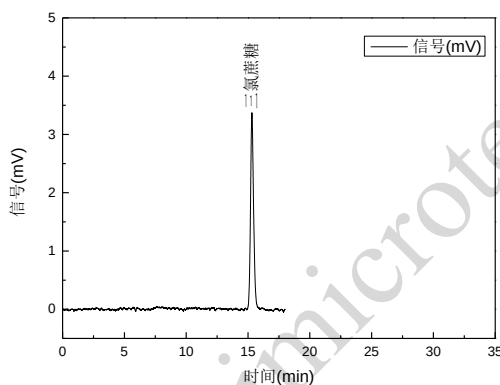


2) 线性关系考察

取三氯蔗糖标准工作液分别进样 20μL, 在给定的色谱条件下测定峰面积, 以标准工作液浓度的以 10 为底的对数值为横坐标, 以峰面积的以 10 为底的对数值为纵坐标, 绘制标准曲线:

糖标准曲线		
组份名称	标准曲线	R ²
三氯蔗糖	$y=1.9097x+6.5082$	0.9978

3) 重复性考察

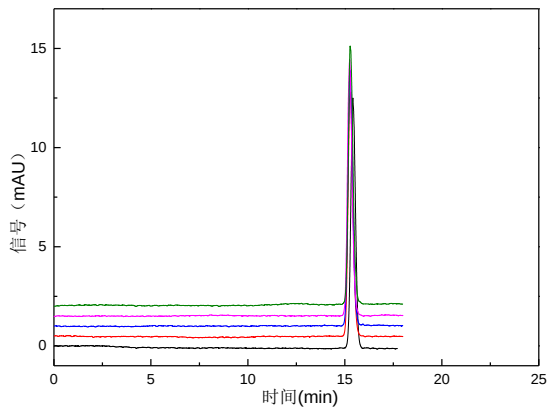

标准溶液分离重复性色谱图

精密吸取标准品溶液 20 μ L, 进液相色谱测定, 重复进样 5 次, 计算得保留时间 RSD $\leq$ 0.5% 峰面积RSD $\leq$ 2.0%, 方法的定量重复性良好。

4. 结论

采用通微 EasySep[®]液相色谱系统, 配备通微 ELSD 检测器, 可以实现食品中三氯蔗糖 (蔗糖素) 的测定。

5. 配置列表 (推荐)

仪器配置	EasySep [®] -1020 Pump 二元梯度泵液相色谱仪 (配自动进样器、柱温箱)
	Unimicro UNIEX-7700 蒸发光散射检测器 (软件智能全反控)
	Unimicro ChromStation 色谱工作站

地址: 上海市浦东新区张江高科技园区松涛路489号C01座
 邮编: 201203
 电话: 021-38953588 50801569 (技术服务专线)
 传真: 021-38953636
 邮箱: info@unimicrotech.com.cn
 网址: www.unimicrotech.com.cn

融
液
贯
见
通
微
知
著

